

Tris-Glycine; (TG缓冲液速溶颗粒)

REF: AZ00014

储运条件

室温, 有效期 3 年

产品组成

组分	AZ00014-10	AZ00014-50
Tris-Glycine; (TG缓冲液速溶颗粒)	10 Pouches	50 Pouches

注: 配制成 1× 溶液后的 pH 值为 8.3±0.2@25°C。

产品简介

Tris-Glycine; (TG缓冲液速溶颗粒) 为白色至淡黄色颗粒, 每袋可配制 1 L 1× Tris-Glycine; (TG缓冲液速溶颗粒), 操作简便, 使用方便。Tris-Glycine; (TG缓冲液速溶颗粒) 的主要成分是 Tris、甘氨酸, 1× Tris-Glycine; (TG缓冲液速溶颗粒) 中含有的 Tris 的浓度为 25 mM、甘氨酸的浓度为 192 mM。

- ① Tris-Glycine; (TG缓冲液速溶颗粒) 在 20% 乙醇中配制成 1× 后常用于快速免疫印迹 (Western Blot), 主要用于湿转;
- ② 用于制备非变性蛋白聚丙烯酰胺凝胶 (Native-PAGE) 电泳缓冲液。

使用方法

1. 量取约 600 ml 的蒸馏水加入烧杯 (如果用于免疫印迹中的转膜, 则需要加入 200 ml 乙醇与约 400 ml 蒸馏水), 并放置一个磁性搅拌子于烧杯中。
2. 将烧杯置于磁力搅拌器上, 慢慢加入 1 袋 Western 转膜液 (湿转法) 速溶颗粒的全部内容物, 搅拌溶液直至完全溶解。
3. 向步骤 2 的 Tris-Glycine; (TG缓冲液速溶颗粒) 中加入蒸馏水, 定容至 1 L, 即为 1×。

RTU 速溶颗粒配制说明

